



PHAGO

RELY+ON VIRKON®

Désinfectant virucide de haute performance



CONTACT ALIMENTAIRE



- Agit contre un large spectre d'organismes pathogènes
- Indication colorée de la présence du désinfectant
- Stable 5 jours après reconstitution

INDICATION

Le RELY+ON VIRKON® est un produit destiné au nettoyage et à la désinfection de toutes surfaces hautes et basses.

Le RELY+ON VIRKON® est efficace sur plus de 100 souches virales, 400 souches bactériennes et de nombreuses souches fongiques.

Le RELY+ON VIRKON® peut être utilisé, avec rinçage sur les surfaces pouvant se trouver en contact direct avec les denrées alimentaires (conformément à l'arrêté du 8 septembre 1999 et ses modifications).

Le RELY+ON VIRKON® peut être utilisé en présence d'animaux dans les animaleries de laboratoire.

COMPOSITION

Actif désinfectant :

Bis(peroxymonosulfate)bis(sulfate) de pentapotassium (CAS N°70693-62-8) : 50,4 % m/m)

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : poudre ou pastille

Couleur produit poudre : blanc

Couleur de la solution reconstituée : rose, devient incolore quand le pourcentage en matière active est insuffisant pour assurer l'efficacité revendiquée

pH à 20°C (solution à 1%) : 2,35 – 2,65

MODE D'EMPLOI

Fréquence d'application : se référer au plan d'hygiène défini.

Utilisation des pastilles : Mettre une pastille de 5 g pour 0,5 litre (1%) d'eau dans votre contenant (pulvérisateur) et attendre que la(es) pastille(s) soit(ent) complètement dissoute(s) avant utilisation.

Utilisation des sachets : Verser un sachet de 50g pour 5 litres d'eau (1%) dans votre contenant (seau, bac de trempage), mélanger, attendre que la poudre soit complètement dissoute avant utilisation

Après dissolution de la poudre ou de la pastille dans l'eau, obtention d'une solution rose (présence d'un marqueur sur le principe actif)

Dose à appliquer : 20ml à 30ml/m²

Appliquer la solution sur la surface à traiter.

Temps de contact : 5 minutes pour une activité bactéricide ou 15 minutes pour un spectre complet.

Ne pas rincer*. * Dans le cas de désinfection de surfaces pouvant entrer en contact direct avec les denrées alimentaires, un rinçage à l'eau potable est nécessaire.

ACTIVITÉ ANTIMICROBIENNE

TEMPS D'ACTION

<u>Bactéricide</u>	EN 13727+A2 EN 13697+A1	5 min 5 min
<u>Levuricide</u>	EN 13624 <i>C. albicans</i> EN 13697 <i>C. albicans</i>	15 min 15 min
<u>Virucide</u>	EN 14476 + A1 Poliovirus EN 14476 + A1 Adénovirus EN 14476 + A1 Norovirus EN 14476 + A1 Influenza A/H3N8	5 min 5 min 5 min 30 s

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Dangereux. Produit réservé à un usage professionnel. La fiche de données de sécurité est disponible sur demande. Respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine, animale et pour l'environnement

RÉFÉRENCES

60007 50 tablettes de 5g
60008 sachets de 50g
60009 seau de 5kg

LANXESS

DISTRIBUTION PAR

STERIGENE
INGÉNIERIE DES PROCÉDÉS PROPRES & STÉRILES

Rev -10/2023



CHRISTEYNS
MEDICAL CARE

Christeyns France • 31 rue de la Maladrie • 44120 Vertou • Tél: +33 2 40 80 27 27
www.christeyns.com